

Sneltest incubator

Beschrijving en gebruiksaanwijzing

Apparaten:

- Incubator
- Thermo-disc
- Adapter met micro USB poort
- Voor gebruik in vrachtwagens
 - speciale adapter voor 12 V aansluitingen

Toepassing

Zet aan:

1. Steek de micro-USB-kabel in de daarvoor bestemde opening van de Sneltest incubator
2. Sluit de stekker van de kabel aan op de voeding - 230 V
3. Voor vrachtwagens: Sluit de adapter aan op de 12 V aansluiting

Verwarm:

1. Het duurt tussen de 5 en 10 minuten tot de incubator op temperatuur is, afhankelijk van de omgevingstemperatuur.
2. De sneltest incubator staat standaard op 40° C.

Testprocedure:

1. Voer de sneltest DUPLEX uit volgens de gebruiksaanwijzing, 100 µl melk in de daarvoor bestemde opening.
2. Plaats de test met het testveld naar boven in de daarvoor bestemde uitsparing van de incubator.
3. Plaats de thermo-disc op de uitsparing om de warmte optimaal op de teststrip op te slaan.
4. Na 6-8 minuten is het testresultaat af te lezen aan de hand van de streepjes.

Technische specificaties:

1. (DC) 5 V 1,2 A



- 2.
3. Producer: Aerne Analytic, Dekan-Schmid-Str. 11, 89264 Weißenhorn, Germany